

## 通用定影液

### 01/ 产品介绍

通用显影液是用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后的显影溶液。配方特别适用 X 光片的显影，也可用于普通的黑白底片或照片的显影。

产品规格		
名称	货号	规格
通用定影液	RE201058	100ml

### 02/ 保存条件

4°C，避光，6 个月

### 03/ 自备材料

1. X 光片
2. 红灯
3. 自来水
4. 显影液

### 04/ 使用方法

1. 显影：把 X 光片完全浸没在显影液内，一般显影 10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。
2. 水洗：在自来水中冲洗 2~3min，以完全冲洗去显影液。

3. 定影：浸没在定影液内，定影 2~5min 左右。定影时间再长一些如 10min，通常对洗片的结果没有明显影响。
4. 水洗：在自来水中冲洗 2~5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

## 05/ 注意事项

1. 曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。