

## 蛋白酶抑制剂 (100×)

### 01/产品介绍

细胞或组织提取物等样品中含有许多内源性的蛋白酶、磷酸酶等, 容易导致提取物中的蛋白降解或去修饰, 从而影响后续的蛋白检测。因此在提取物等样品中添加适当的蛋白酶、磷酸酶等抑制剂是防止蛋白降解和去修饰的有效方法。本产品含有四种广谱的磷酸酶抑制剂混合物, 包含了广谱的丝氨酸、半胱氨酸和酸性蛋白酶抑制剂、以及氨基肽酶抑制剂。适用于 Western Blot 和免疫共沉淀检测磷酸化蛋白质、蛋白激酶活性测定等。

产品规格	产品规格	产品规格
名称	货号	规格
蛋白酶抑制剂 (100×)	RE201065	1ml

### 02/保存条件

2-8℃保存

### 03/使用方法

- 按照缓冲液:蛋白酶抑制剂(100×)=99:1 的比例, 配制 1×蛋白酶抑制剂的工作液, 或者直接把蛋白酶抑制剂加入所需工作液中混匀即可。

## 04/注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。